
Sådan udtager du en Mycometer Bacteria

Indhold i konvolutten:

- Et hylster med en vatpind og 1 stk. beholder med væske og et udstanset klistermærke
- Et skema, der skal udfyldes
- En vejledning

Det er vigtigt, at prøven bliver udtaget korrekt, for at der kan gives et retvisende prøvesvar

Prøven kan tages her

- På en overflade/område der har været udsat for vand

Sådan udtager du prøven:

- Udvælg det ønskede prøvested
- Placer klistermærket/arealmarkeringen på prøvestedet
- Drej på prøvens røde top og bryd forseglingen
- Skru låget af den sterile væske. Dyp vatpinden i den sterile væske og sørg for at vattet er gennemfugtet
- Vask grundigt det markerede område, hvor klistermærket er placeret med vatpinden. Drej vatpinden, så hele spidsen kommer i kontakt med overfladen
- Sæt vatpinden tilbage i hylsteret
- Ved flere prøver, nummerer hylstrene
- Udfyld skemaet

Prøven kan derefter afleveres direkte på vores kontorer

- Fabriksparken 38, 2600 Glostrup - kontor
- Kærvej 39C, 5220 Odense SØ – kontor og laboratorium

Eller sendes med posten

Institut for Bygningstiljø, Kærvej 39C 5220 Odense SØ