

---

## Sådan udtager du en aftryksplade

---

### Indhold i konvolutten:

- Aftryksplade
- Et skema, der skal udfyldes
- En vejledning

Det er vigtigt, at prøven bliver udtaget korrekt, for at der kan gives et retvisende prøvesvar

Aftrykspladen opbevares ved stuetemperatur og bør kun tages ud af posen ifm. prøvetagning. Vær opmærksom på at aftrykspladen har begrænset holdbarhed.

### Prøven kan tages her

- **Hvad vokser der i plamagen?**
  - Her udtages prøven i en misfarvet plamage/vækstområde.
- **Er vores bolig påvirket af skimmelsvampe?**
  - Støv opsamles med aftrykspladen fra en vandret overflade – f.eks. en reol eller en hylde.

### Sådan udtager du prøven:

- Udvælg det ønskede prøvested. En prøve = et prøvested
- Hvis der flere typer af prøver, bedes du undgå at udtage dem på præcis samme spot.
- Tag prøven ud fra posen og tag låget af.
- Rør ikke ved den bløde del (agaren).
- Tryk nu pladen ned på prøvestedet, så agaren rører ved overfladen.
- Sæt låget på prøven, og kom den tilbage i posen.
- Ved flere prøver, nummerer prøven
- Udfyld skemaet

Prøven kan derefter afleveres direkte på vores kontorer

- Fabriksparken 38, 2600 Glostrup - kontor
- Kærvej 39C, 5220 Odense SØ – kontor og laboratorium

Eller sendes med posten

Institut for Bygningssmiljø, Kærvej 39C 5220 Odense SØ